

胰酶消化液

Trypsin-EDTA Solution



目录号	规格
CCS001	100.0 ml

北京四正柏生物科技有限公司

相关介绍：胰酶细胞消化液(Trypsin-EDTA Solution)含 0.25%胰酶和 0.02%EDTA。该消化液经过过滤除菌，可以直接用于培养细胞的消化，或者一些组织的消化。

本胰酶细胞消化液具有方便快捷的特点，通常室温消化 1 分钟左右就可以消化下大多数贴壁细胞。

规格：100.0ml

储存条件：4℃

有效期：1 年

使用说明：

1. 贴壁细胞的消化：
 - 1) 吸去培养液，用无菌的 PBS、Hanks 液或无血清培养液洗涤细胞一次，以去除残余的血清。
 - 2) 加入少量胰酶细胞消化液，略盖过细胞即可，室温放置 30 秒至 2 分钟。不同的细胞消化时间有所不同。
 - 3) 显微镜下观察，细胞明显收缩，并且肉眼观察培养器皿底部发现细胞的形态发生明显的变化；或者用枪吹打细胞发现细胞刚好可以被吹打下来。此时吸除胰酶细胞消化液。加入含血清的完全细胞培养液，吹打下细胞，即可直接用于后续实验。
 - 4) 如果发现消化不足，则加入胰酶细胞消化液重新消化。
 - 5) 如果发现细胞消化时间过长，未及吹打细胞，细胞已经有部分直接从培养器皿底部脱落，直接用胰酶细胞培养液把细胞全部吹打下来。1000-2000g 离心 1 分钟，沉淀细胞，尽量去除胰酶细胞消化液后，加入含血清的完全培养液重新悬浮细胞，即可用于后续实验。
2. 组织的消化：

不同的组织需要消化的时间相差很大，通常以消化后可以充分打散组织为宜。

注意事项：

1. 在使用胰酶细胞消化液的过程中要特别注意避免消化液被细菌污染。
2. 胰酶细胞消化液消化细胞时间不宜过长，否则细胞铺板后生长状况会较差。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。